

## 作成したマクロを今後解析に利用するための方法

マクロを作成したファイルに関しまして、設定ファイルとして保存してください。

○次から新規に記録する際

その設定ファイルを立ち上げて記録を開始することで、マクロが含まれた状態で記録することができます。

○既に記録したデータファイルで、このマクロを用いて解析したい際

- ・その設定ファイルを立ち上げた後に、メニューバー＞ファイル＞追加を選択し、解析したい既に記録したデータを選択してください。マクロの設定はそのまま、記録したデータが追加され、マクロを用いて解析することができます。
- ・既に記録したデータを立ち上げて、メニューバー＞マクロ＞マネージャ を選択します。その後、「インポート」ボタンをクリックし、マクロの入った設定ファイル（もしくは、データファイル）を選択。インポートしたいマクロを選択し、インポートします。