

## 任意に一定時間分を選択する方法

任意に一定時間分を選択する方法を説明いたします。


- ① メニューバー>コマンド>選択範囲設定 を選択します。
- ② 下図のようなウィンドウが表示されます。



- ③ 「アクティブポイント」のチェックをはずし、「ロック」にチェックを入れ、選択したい時間幅（個々では10秒）を入力します。



すると、波形上で、10秒分が黒反転で選択されます。

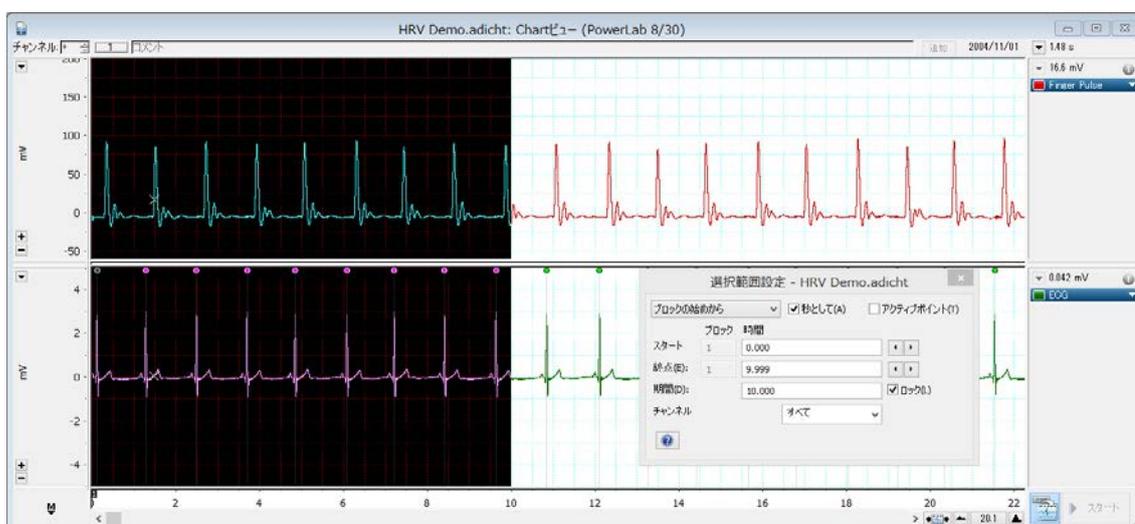

- ④ 選択範囲の上にマウスマウスカーソルを移動させると、アイコンが変わります。マウスをクリックしながら、左右に動かすと、時間幅が一定で、選択範囲の時間を変更することができます。

\* 選択範囲の始点は、「選択範囲設定」ダイアログ内でも指定できます。