



波形のコピーと印刷

1. 印刷したい箇所をマウスで囲います。

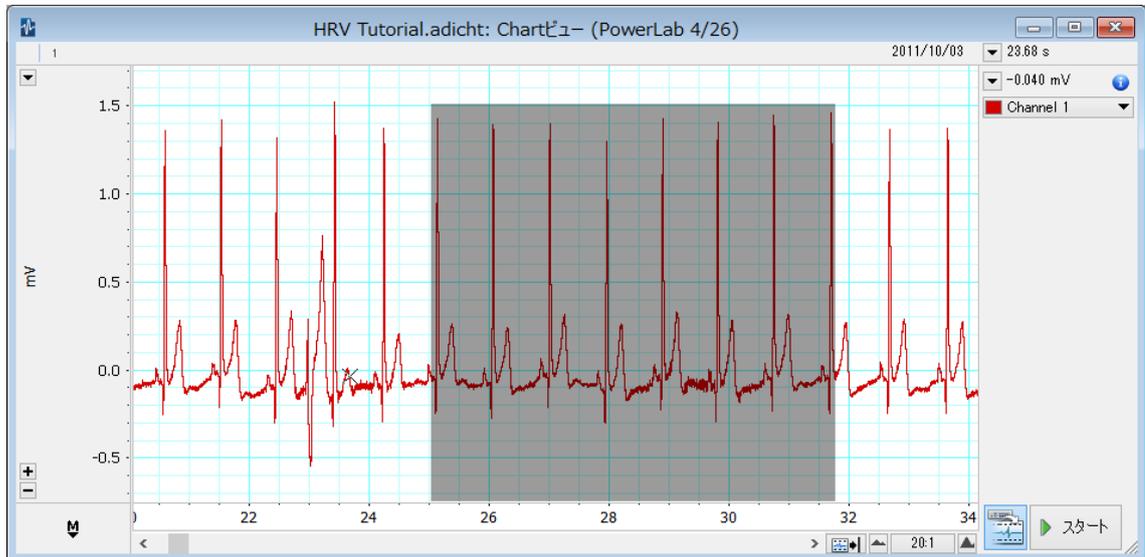


この際、Alt キーを押しながらマウスで囲いますと、チャンネルの縦軸一杯に選択することができます。

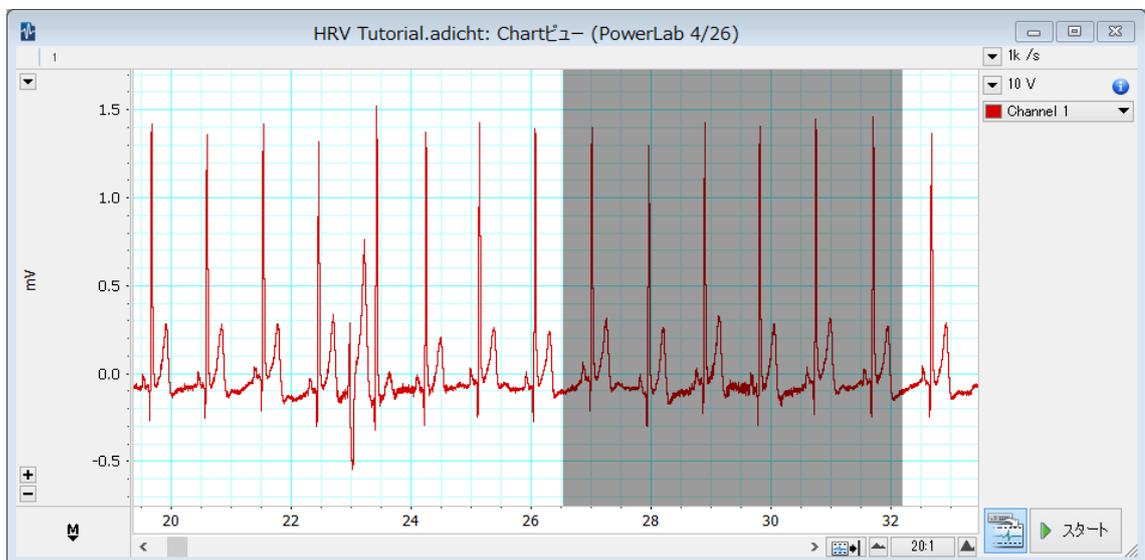

複数のチャンネルを選択する場合は、Shift キーを用いるか、時間軸の目盛の辺りをドラッグすることで、全てのチャンネルを選択することができます。

- メニューバー>ウィンドウ>ズームビューを選択するか、のアイコンを押すことで、ズームビューを表示することができます。

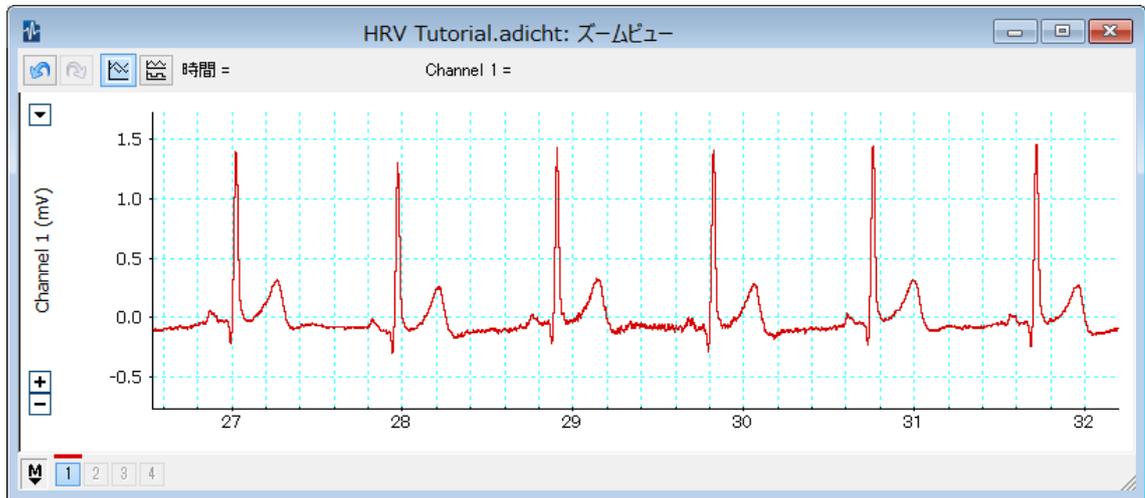

メニューバー>編集>チャンネル設定で、波形の色や太さを調整できます。

- 印刷する場合は、メニューバー>ファイル>ズームビューを印刷 を選択します。
Excel に貼り付ける場合は、メニューバー>編集>ズームビューをコピーを選択し、その後、Excel 上で、貼り付けの動作を行います。